

Thema: Sicherheit bei Sicherheitswerkbänken

## Wie wichtig ist Sicherheit für Sie?

### ***Für Kontaminationsschutz der Proben, Labor und Anwender sorgen ...***

- ... optimale Filter und kontrolliert unverwirbelte Luftbewegung im Innenraum der Werkbank
- ... glatte Flächen ohne störende Einbauteile, die für unkontrollierte Luftverwirbelungen sorgen könnten und durch Ecken und Kanten schlecht zu reinigen sind. Das ist auch der Grund, warum eine UV-Lampe nicht fest im Innenraum installiert sein sollte. (EN-Norm 12296)
- ... ein optimaler Aufstellungsort, entfernt von Türen, Klimaanlage und Laufwegen.  
Hier beraten wir Sie gerne.

### ***Optimale Reinigungsmöglichkeiten werden erreicht durch ...***

- ... großflächige, glatte Flächen im Innenraum.
- ... abgerundete Ecken und Kanten.
- ... eine schieb- und klappbare Frontscheibe, die nicht über Kopfniveau klappbar ist, da sonst beim Reinigen die Gefahr der Kontamination des Kopfes groß wäre.

## Wie wichtig ist entspanntes Arbeiten für Sie?

### ***Optimale Sitzposition durch ...***

- ... abgeschrägte Frontscheibe
- ... Beinfreiheit unter der Bank

### ***angewärmte Armauflagen ...***

- ... die Armauflagen vieler Hersteller sind aus Edelstahl und fühlen sich kalt an. Die serienmäßig bereits integrierten Armauflagen bei Kojair sind aus Kunststoff und sogar leicht beheizt.

### ***Schattenfreie Ausleuchtung der Arbeitsfläche ...***

- ... sehr oft kommt das Licht direkt von oben und wirft Schatten der Hände auf die Arbeitsfläche. Bei Kojair sitzen die Lampen in den Seitenholmen und garantieren eine schattenfreie Ausleuchtung. Außerdem können Sie die Leuchtstärke von 750 Watt (nach EN-Norm) bis 2000 Watt stufenlos regeln.

### ***gut einsehbares Bedienfeld ...***

- ... ein Bedienungsfeld im Inneren ist ein unnötiger, schwer zu reinigender Kontaminationsherd und ist im Notfall, bei geschlossener Glasscheibe, nicht erreichbar. Das Bedienfeld bei Kojair ist in Augenhöhe außen angebracht.

### ***Lautstärke ....***

- ... Sitzen Sie lange an der Werkbank, sollten Sie sich möglichst besten Komfort gönnen. Mit 55/dba gehört die Kojair Sicherheitswerkbank zu den leisesten am Markt (+3 dba = Verdoppelung der Lautstärke)

### ***und zum guten Schluss ...***

- ... bei Kojair Bänken erfolgt der Standard-Service und die Wartung von vorne.
- ... bei Kojair sind die Medienhähne problemlos austausch- oder nachrüstbar.
- ... mit 79 cm Tiefe passt eine Kojair-Werkbank durch jede Tür.

**[www.MS-Laborgeraete.de](http://www.MS-Laborgeraete.de)**

MS Laborgeräte \* Münchäckerweg 46-48 \* 69168 Wiesloch \* Tel: 06222/9356-60 \* Fax: 06222/9356-66

kurz:  
[www.MS-L.de](http://www.MS-L.de)